

免冰浴快速转膜液（1X 粉剂）

产品货号： AR0042

产品批号： 见外包装标签

产品规格： 1L/包

保存条件： 室温保存，两年有效。

产品说明： 本产品采用全新的配方，15~40min 即可完成 Western Blot 湿转法转膜。配制过程中，可用无水乙醇替代甲醇，转膜全程产热量小，无需冰浴。适用于各种常见凝胶的转膜。

使用方法：

1. 配置方法：溶于适量的蒸馏水中，加入 100ml 甲醇或乙醇，定容至 1L。
2. 转印电流建议设定恒流 400mA

胶浓度	6%	8%	10%	12%
推荐时长	15-20min	20-25min	30-35min	35-40min

3. 对于厚度 1.5mm 的凝胶，可将表格中的转膜时间相应延长 5~10min。

注意事项：

1. 若转膜时长在 45min 之内，切勿进行冰浴，否则会降低转膜效率；
2. 若超过 45min，转膜温度过高，建议加冰袋降温以保证实验效果。