

## 丽春红染色液(1×)

**产品货号:** AR0142-100

**产品批号:** 见外包装标签

**产品规格:** 100ml

**产品保存:** 4℃保存, 一年有效。

**产品说明:** 印迹膜丽春红染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜 (NC 膜) 上的蛋白的检测。染料带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时染料也可以与蛋白的非极区相结合, 从而形成红色的条带。染料对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液洗去。本试剂使用方便, 本底低, 灵敏度较高, 对蛋白的检测下限是 250ng。

**使用方法:**

- 1.将膜浸没在染色工作液中, 摇床震荡 3-5 分钟或更长时间, 直至出现清晰条带, 对结果作适当记录。
- 2.用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次, 每次 3-5 分钟, 直至去除染料, 可进行后续的免疫印迹检测。

**注意事项:**

丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。