



## DAB 显色试剂盒(蓝色) WB 专用

**产品货号:** AR1024

**产品名称:** DAB 显色试剂盒(蓝色) WB 专用

**生产日期:** 见封口处

<b>产品组份:</b> 显色剂A: DAB×40 倍浓缩液	3ml
显色剂 B: H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ×40 倍浓缩缓冲液	3ml
显色剂 C: TBS×40 倍浓缩缓冲液 (含氯化镍)	3ml

**产品保存:** -20℃避光冷冻保存一年。

### 产品说明:

DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一, 在加金属镍盐的情况下, 显色呈鲜艳的紫蓝色, 可用于 Western Blotting, 免疫组化及各种斑点检查法。本试剂盒采用液体性滴瓶包装, 使用方便, 并且减少了接触有潜在毒性的 DAB。

### 使用方法:

- 1.DAB 显色: 使用 DAB 显色试剂。按每 2 ml 蒸馏水加显色剂 A, B, C 各 1 滴, 混匀。
- 2.混匀后加至膜上。
- 3.室温显色。一般显色 1-30 分钟。若无背景出现则可继续显色。显色后用蒸馏水洗涤以终止反应。
- 4.观察, 照相。