



DAB 显色试剂盒(蓝色) ×20

产品货号: AR1025

产品名称: DAB 显色试剂盒(蓝色)×20

生产日期: 见封口处

产品组份: 显色剂A: DAB×20 倍浓缩液	3ml
显色剂 B: H ₂ O ₂ ×20 倍浓缩缓冲液	3ml
显色剂 C: TBS×20 倍浓缩缓冲液 (含氯化镍)	3ml

产品保存: -20℃避光冷冻保存一年。

产品说明:

DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一, 在加金属镍盐的情况下, 显色呈鲜艳的紫蓝色, 可用于免疫组化及各种斑点检查法。本试剂盒采用液体性滴瓶包装, 使用方便, 并且减少了接触有潜在毒性的 DAB。

使用方法:

- 1.在过氧化物酶的检测完成以后, TBS 或 PBS 充分洗涤, 一般 5 分钟×4 次。
- 2.按 1ml 蒸馏水加显色剂 A, B, C 各 1 滴, 混匀。加至标本上。一般显色 10-30 分钟, 若无背景出现则可继续显色。
- 3.蒸馏水充分洗涤以终止反应。必要时核固红复染 5 分钟左右, 水洗。
- 4.中性树胶封片, 显微镜观察。