



SA1083-山羊 IgG

SABC-FITC（POD）免疫组化双显色试剂盒

产品编号： SA1083(适于一抗来源为山羊的抗体)

产品规格： 1/5KIT、2/5KIT、1KIT

保存条件： 4°C可保存一年，应避免冷冻。

试剂盒组份	体积	稀释比	用途	保存条件
正常兔血清封闭液	1ml/2ml/5ml	1:10	用于组织切片的封闭	
生物素化兔抗山羊 IgG	0.1ml/0.2ml/0.5ml	1:100	生物素化兔抗山羊 IgG	
SABC-FITC	0.1ml/0.2ml/0.5ml	1:100	SABC-FITC 荧光染料	
SABC-POD	0.1ml/0.2ml/0.5ml	1:100	链霉亲和素-过氧化物酶复合物	4°C可保存一年，应避免冷冻。

注：另有四个滴瓶供稀释试剂用。稀释试剂推荐用0.02M PBS。

工作原理：

SABC 是专为免疫组化和其他免疫检测而设计的。链霉亲和素同亲和素一样，对生物素分子有极高的亲和力，是一般抗原抗体亲和力的一百万倍，兼具高敏感性，低背景和操作简便的优点。免疫组化双显色试剂盒采用荧光素 FITC 及过氧化物酶 POD 标记的链酶亲和素（SABC-FITC+SABC-POD）。FITC 在 490-495nm 激发，在 520-530nm 发射荧光，在荧光显微镜下呈明亮黄绿色。SABC-POD 在加入显色底物 DAB 显示后，染色呈棕黄色。用户根据实验需要，可在同一张切片上用两套显示系统观察。

实验客户需自备试剂：

1. 粘片剂 APES (AR0001) 或 POLY-L-LYSINE (AR0003)。
2. EDTA 修复液 (AR0023)。
3. 0.02M PBS (pH7.2-7.6) 配法 (AR0030)：1000ml 蒸馏水中加氯化钠9g, Na₂HPO₄·12H₂O 7g, NaH₂PO₄·2H₂O 0.5g。
4. 0.01M 枸橼酸盐缓冲液 (AR0024)：1000ml 蒸馏水中加枸橼酸三钠 (C₆H₅Na₃O₇·2H₂O) 3g, 枸橼酸(C₆H₈O₇·H₂O) 0.4g。
5. DAB 显色试剂盒 (AR1027)。

A.石蜡片热修复染色步骤：

1. 石蜡切片，常规脱蜡至水。
2. 根据需要选择抗原修复方式及强度。可热修复、酶修复或不修复。
3. 热修复抗原：将切片浸入到 EDTA 修复液中，微波炉加热到沸腾后断电，间隔 5-10min



再修复 1-2 次，冷却。

4. 滴加稀释的正常兔血清封闭液(稀释比 1:10)，室温 20min，甩干，勿洗。
5. 滴加适当稀释的一抗，37°C孵育 1-2 小时或 4°C过夜。PBS 冲洗，5min×3 次。
6. 滴加生物素化兔抗山羊 IgG，37°C孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。
7. 滴加稀释的 SABC-FITC 或 SABC-POD，37°C孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。
8. 显色：镜下控制反应时间。显色剂可选 DAB (AR1027)或 AEC (AR1020)。自来水充分冲洗。
9. 苏木素(AR0005)复染，染色时间为 0.5-2min。脱水，透明。
10. 选用中性树胶，水溶性封片剂(AR1018)或其他适当的封片剂封片。
11. 结果观察。荧光显微镜下有黄绿色颗粒者为阳性染色。普通光学显微镜下有棕黄色颗粒者为阳性染色。

B.石蜡片酶消化染色步骤：

将 A 程序的第 4 步：滴加酶消化液室温 5-10min。酶修复可选用复合修复液(AR0022)、胰蛋白酶(AR1007)、胃蛋白酶(AR1008)消化组织。蒸馏水洗 2min×3 次。

C.石蜡切片酶不消化/修复程序：

对于不需要微波修复或消化的抗原,省略 A 程序中的第 4 步即可。

D.细胞片的染色步骤：

- 1.爬片。圆形盖玻片经防脱片剂处理 (Poly-L-Lysine)，灭菌，备用。贴壁细胞消化后加入放有盖玻片的 24 孔板中培养 1-2 天，使细胞贴壁。悬浮细胞则处理后直接涂片，使细胞贴附。
- 2.固定。4°C预冷 4%多聚甲醛固定 20min 或冷丙酮固定 10min。蒸馏水洗 2min×3 次。
- 3.打孔。0.25% Triton X-100 处理细胞 15min。（若采用丙酮固定则此步骤可省略）
- 4.酶消化处理室温 5-10min。酶消化可选用复合修复液(AR0022)、胰蛋白酶(AR1007)、胃蛋白酶(AR1008)。蒸馏水洗 2min×3 次。
- 5.滴加稀释的正常兔血清封闭液(稀释比 1:10)，室温 20min，甩干，勿洗。
- 6.滴加适当稀释的一抗，37°C孵育 1-2 小时或 4°C过夜。PBS 冲洗，5min×3 次。
- 7.滴加生物素化兔抗山羊 IgG，37°C孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。
- 8.滴加稀释的 SABC-FITC 或 SABC-POD，37°C孵育 30min。PBS 冲洗，5min×3 次。
- 9.显色：镜下控制反应时间。显色剂可选 DAB (AR1027)或 AEC (AR1020)。自来水充分冲洗。
- 10.苏木素(AR0005)复染，染色时间为 0.5-2min。脱水，透明。
- 11.选用中性树胶，水溶性封片剂(AR1018)或其他适当的封片剂封片。
- 12.结果观察。荧光显微镜下有黄绿色颗粒者为阳性染色。普通光学显微镜下有棕黄色颗粒者为阳性染色。